



免疫组化笔 (Liquid Blocker PAP Pen)

版本号: V1.0-202205

一、产品规格

产品名称	产品编号	规格
免疫组化笔	BLRE001	5ML

二、产品情况

免疫组化笔(Liquid Blocker PAP Pen)是一种特殊的标记笔,当使用该免疫组化笔在载玻片上组织周围画圈时,可提供一个薄膜状的疏水性屏障,在不影响实验结果的前提下有效减少试剂的使用量,并避免表面试剂流失造成的干片、脱片,适用于免疫组织化学、免疫荧光、原位杂交、特殊染色等。本产品采用优化的化学配方,可承受乙醇脱水及水化步骤,以及原位杂交过程中变性所需的高温操作,试验过程中的耐热性为 120°C 以下。本产品用于防脱处理的载玻片,含笔液 5 mL,正确使用情况下可画圈大约 500 次。

三、储存运输


常温保存与运输。

四、使用说明

- (一) 第一次使用前上下剧烈晃动数次以混匀笔油,将笔尖与玻片垂直多次重复按压,直到笔头充分浸润笔油;注意不要按压过重导致笔油流出过多。
- (二) 尽可能甩干水分或者用吸水纸巾将组织周围水珠吸干,然后在距离组织合适位置(推荐 2-3 mm)画圈或在组织边缘上下左右各画一条线,室温干燥 10-30 s 之后再进一步操作。
- (三) 使用完毕盖紧笔盖防止笔液挥发。

五、注意事项

- (一) 若长时间未使用,笔头无油,可再次上下晃动然后将笔尖与玻片垂直接压笔头浸润。
- (二) 该笔油不溶于酒精和丙酮,但能用二甲苯或二甲苯衍生物去除。
- (三) 请穿实验服和手套操作。

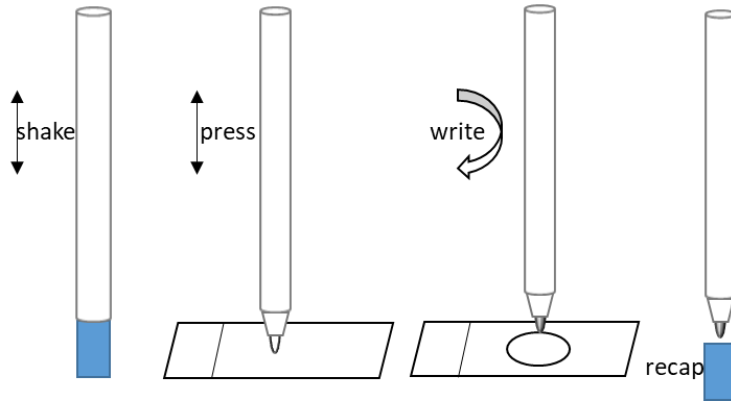

本产品仅供科研使用，不得用于临床诊断！