



甘油明胶封片剂

版本号: V1.0-202205

一、产品规格

产品名称	产品编号	规格
甘油明胶封片剂	BLRE086-30ML	30 ML

二、产品情况

本产品甘油明胶封片剂是参考经典的 Kaiser 方法配制的水溶性封片剂, 不含苯酚。可用于染色后不能经乙醇脱水、二甲苯透明的切片的封片。本产品主要成分为甘油和明胶。

三、储存运输

冰袋 (wet ice) 运输; -20°C 保存, 短期内频繁使用可放 4°C 保存, 有效期 12 个月。

四、注意事项

- (一) 本封片剂在温度较低时呈固态, 使用前需经 $37-50^{\circ}\text{C}$ 预热至完全溶解。
- (二) 使用时注意避免产生气泡, 滴加到载玻片上时小心操作, 加盖玻片时倾斜缓慢放下, 防止气泡产生影响观察。
- (三) 切片封片前需稍微吸干水分。
- (四) 对于易褪色的切片, 经本产品封片后需尽快拍照。
- (五) 操作时请穿实验服, 并佩戴一次性手套。

本产品仅供科研使用, 不得用于临床诊断!