



中性树胶

版本号：V1.0-202205

一、产品规格

产品名称	产品编号	规格
中性树胶	BLRE113-100ML	100 ML

二、产品情况

中性树胶，英文名称 Rhamsan gum，无色粘稠液体，是一种粘合剂，用于将载玻片和盖玻片粘合在一起，可以将生物组织切片封固长久保留。具有透明度高，不腐蚀玻璃，不容易长霉等特点，且可溶于二甲苯中。

三、储存运输

常温保存与运输，有效期 24 个月。

四、使用说明

在载玻片中央滴 2-3 滴树胶液(注意要滴在一起否则容易有气泡)，然后把盖玻片慢慢放上去，轻轻挤压，树胶液会向外侧扩散至整个镜片，通风晾几个小时后用棉签粘上二甲苯或者松节油将载玻片边缘多余的树胶擦洗干净，再放在通风处晾干。

五、注意事项

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅供科研使用，不得用于临床诊断！