



环保型脱蜡透明液

版本号：V1.0-202205

一、产品规格

产品名称	产品编号	规格
环保型脱蜡透明液	BLRE151-1L	1 L

二、产品情况

本产品用于组织病理形态学中组织块的透明剂及石蜡切片的脱蜡剂。石蜡是一种有机化合物，根据相似相容原理，二甲苯是最常用的脱蜡剂。但二甲苯挥发性很强，有刺激性气味，且具有致癌性。本产品可以与石蜡相容，无色无味，挥发速率极低，对仪器设备无腐蚀性，可以取代二甲苯作为石蜡切片的脱蜡剂，因其极低挥发性及无色无味，可极大改善实验工作环境，保护操作人员的身体健康，是一种理想的环保型脱蜡透明剂。

三、储存运输

常温保存与运输，有效期 24 个月。

四、使用说明

- （一）用于包埋前的组织块透明：经脱水充分的组织块浸入 5-10 倍体积的本产品中，根据组织块大小进行透明 1-4 h，为透明彻底，建议分两步。然后常规浸石蜡及包埋。
- （二）用于染色前的切片脱蜡：将石蜡切片浸入本产品中，根据切片厚度室温脱蜡 20-30 min，建议分两步，确保脱蜡彻底。然后切片经无水乙醇、梯度乙醇复水，进行后续特殊染色或免疫组化标记等。
- （三）可用于全自动免疫组化仪中的脱蜡液。

五、注意事项

- （一）用作组织块的透明剂及组织切片的脱蜡剂时，均需根据使用频次和时间定期更换，以免影响透明和脱蜡效果。
- （二）若是用于组织切片封片前的透明，需搭配含异构烷烃的封片剂进行封片。
- （三）操作时请穿实验服，并佩戴一次性手套。

本产品仅供科研使用，不得用于临床诊断！